



自产试剂瓶和注射用水，在品质和成本方面取得平衡

试剂瓶及缓冲液

定制及OEM服务

源头全产业链型工厂

GMP标准生产车间

企业荣誉

国家高新技术企业

深圳市专精特新中小企业

中国医药保健品进口协会会员

深圳市医疗器械行业协会理事单位

深圳市医疗器械质量管理促进会理事单位

获得 ISO9001 体系认证；ISO13485 体系认证

广东省吸附分离与过滤产品工程技术研究中心

《一次性使用采样拭子》团体标准第一起草单位


《样本保存管（含保存液）》团体标准主要起草单位

获国家发明专利与实用新型专利授权 60 余项、软著授权 10 项



技术能力

逗点生物与中国科学院上海有机所、深圳大学材料学院联合建立产学研一体化基地，拥有以高分子过滤材料、吸附分离材料、生物膜材料、无菌液体为核心的技术创新平台与产业化平台，成立了广东省吸附分离与过滤产品工程技术研究中心。

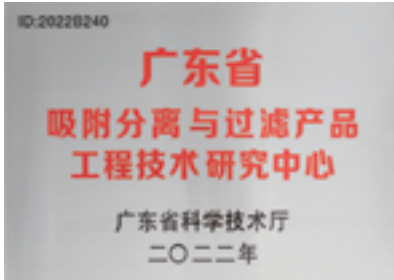

全产业链生产能力

原材料筛选（LC/MS、GC/MS）、无菌生物工艺包材（ASB和青木固一步法）、4种无菌工艺（环氧乙烷+湿热+超滤+辐照）、自动化无菌灌装、品质把控（渗透压、pH、微生物验证）。



严格原料筛选



无菌灌装



严格品质检验


pH、渗透压、内毒素、支原体、细胞增殖、无菌、外观等



全日系注塑设备



湿热灭菌、环氧乙烷灭菌

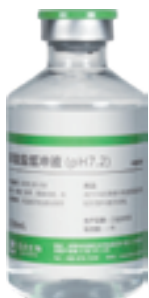

注射级用水



注塑、注吹拉、无菌无酶无热原瓶子

严格的产品品质监控



生产环境
万级洁净生产车间




生产原材料筛选
LC-MS/GC-MS



生产工艺
严格按照SOP进行生产和质量控制

成品出库检验

包括了渗透压、pH 值、稳定性，以及针对内毒素、细菌和真菌污染的测试。

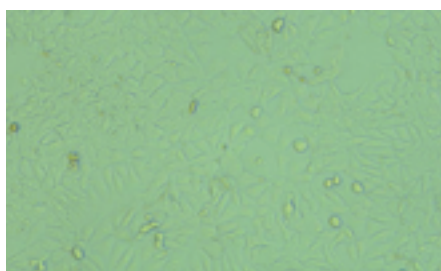

产品性能验证（以PBS缓冲液为例）

试剂	结果
试剂	结果
某国际品牌A	无菌
某国际品牌B	无菌
某国内品牌C	无菌
某国内品牌D	无菌
逗点生物	无菌

表1：无菌验证

试剂	pH				渗透压（mOsm/L）			
	1	2	3	平均	1	2	3	平均
某国际品牌A	7.40	7.40	7.40	7.40	290.8	292.3	293.9	292.3
某国际品牌B	7.41	7.41	7.40	7.41	287.7	289.7	295.4	290.9
某国内品牌C	7.39	7.40	7.39	7.39	267.0	267.9	264.5	266.5
某国内品牌D	7.30	7.31	7.33	7.31	272.2	273.7	270.6	272.2
逗点生物	7.40	7.41	7.40	7.40	282.5	284.6	286.1	284.4

表2：pH、渗透压

试剂	内毒素浓度（EU/mL）
某国际品牌A	< 0.1
某国际品牌B	< 0.1
某国内品牌C	< 0.1
某国内品牌D	< 0.1
逗点生物	< 0.1


表3：内毒素

试剂	≥10µm粒子数（5mL）	浓度均值（微粒数/mL）	≥25µm粒子数（5mL）	浓度均值（微粒数/mL）
某国际品牌A	18	3.5	2	0.80
	17		6	
某国际品牌B	56	11.30	1	0.30
	57		2	
某国际品牌C	72	11.80	2	0.50
	46		3	
某国际品牌D	50	8.2	24	3.70
	32		13	
逗点生物	9	2.3	4	0.60
	14		2	

表4：微粒检测



Vero 细胞：MEM

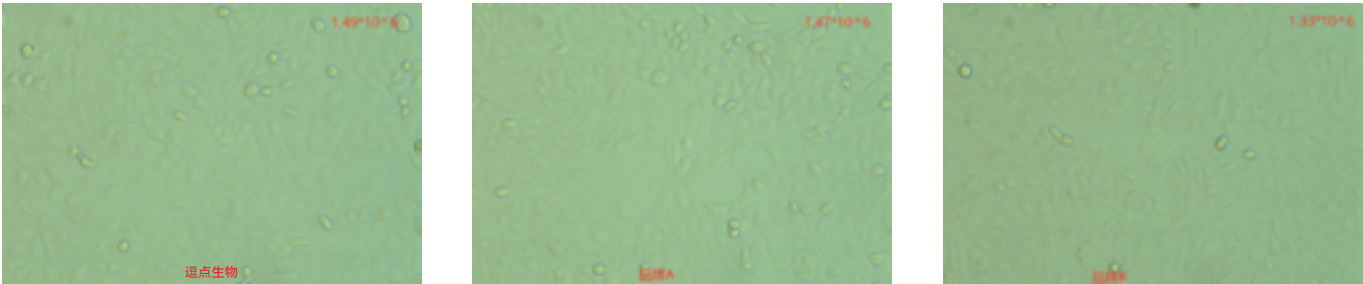

TM4 细胞：DMFM/F12


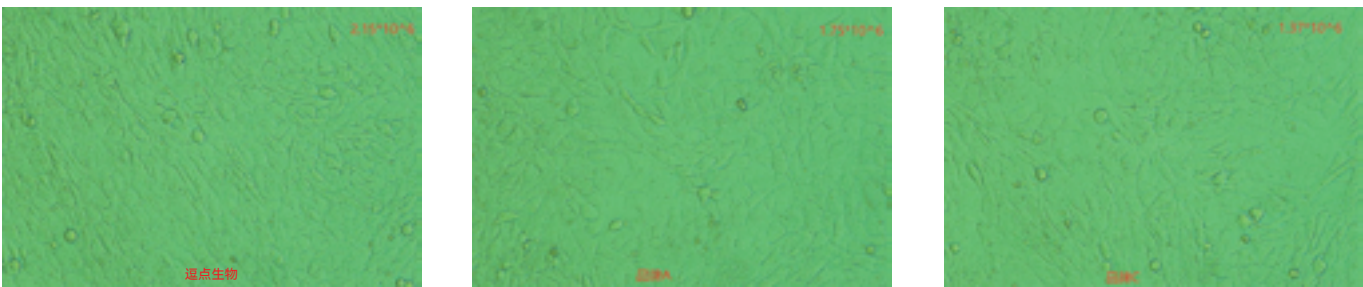


图 1：培养细胞对比测试结果

定制（灵活定制满足您的个性化需求）

拥有多条现代化全自动生产线，包括吸附分离填料的制备、精密装配、模具设计与制造、自动化配液、灌装、包装检测和灭菌等设备及全球领先的注吹拉、注塑设备，是全产业链型的研发、生产、销售、服务一体化的实力厂家，可以为客户提供一站式定制服务。

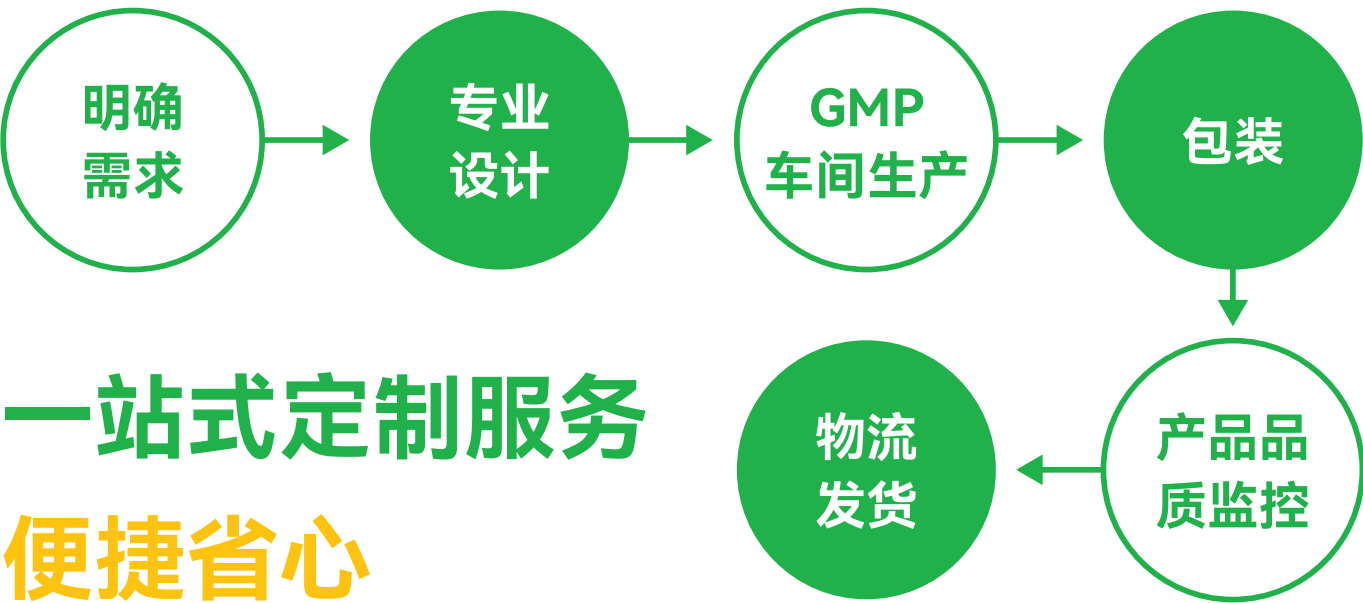

订购信息

货号	容量/ml	材质	长/mm	宽/mm	高/mm	口径/mm	克重/g	包装规格
22101	50mL	PET	40	40	82	22	18	72/包, 360/箱
22201	125mL	PET	54	54	108	28	46	25/包, 100/箱
22301	250mL	PET	59	59	146	28	54	30/包, 60/箱
22410	500mL	PET	76	76	175	28	87	24/包, 48/箱
22510	1000mL	PET	92	92	216.5	28	114	12/包, 48/箱
22605	30mL	PETG	38	38	60.5	13.6	12.6	40/包, 400/箱
22105	50mL	PETG	40	40	82	22	18	72/包, 360/箱
22705	60mL	PETG	40	40	79.2	23.8	18.3	72/包, 360/箱
22205	125mL	PETG	54	54	108	28	45	25/包, 100/箱
22305	250mL	PETG	59	59	146	28	54	30/包, 60/箱
22411	500mL	PETG	77	77	175	28	102	24/包, 48/箱
22511	1000mL	PETG	92	92	216	28	152	12/包, 48/箱

类别	货号	产品描述	包装规格
细胞培养缓冲液	PBS-C500-1	磷酸盐缓冲液 (pH 7.4) 1×	500mL/瓶*10
	DPBS-500-1	DPBS 缓冲液 (pH 7.4) 1× 不含钙、镁	500mL/瓶*10
	HANKS-500-1	Hanks 缓冲液 (不含钙镁)	500mL/瓶*10
	HEPES-500-1	1M HEPES 缓冲液 (pH 7.3) 1×	500mL/瓶*10
基础缓冲液	TRIS-500-1	Tris-HCL 缓冲液 (pH 7.0) 1×	500mL/瓶*10
	TRIS-501-1	Tris-HCL 缓冲液 (pH 9.0) 1×	500mL/瓶*10
	AA-500-1	乙酸缓冲液 (pH 3.6) 1×	500mL/瓶*10
	EB-500-1	50 mM EDTA 缓冲液 (pH 8.0)	500mL/瓶*10
样本保存缓冲液	SDS-125-1	10% SDS 缓冲液	500mL/瓶*10
	TE-500-1	Tris-EDTA 缓冲液 1×	500mL/瓶*10
	TE-520-1	Tris-EDTA 缓冲液 20×	500mL/瓶*10
	SM-500-1	SM 缓冲液	500mL/瓶*10
电泳缓冲液	LZ-500-1	溶菌酶缓冲液	500mL/瓶*10
	TAE-500-1	TAE 缓冲液 1×	500mL/瓶*10
	TAE-550-1	TAE 缓冲液 50×	500mL/瓶*10
	TG-500-1	Tris 甘氨酸电泳缓冲液 1×	500mL/瓶*10
	TGS-500-1	Tris- 甘氨酸 -SDS 电泳缓冲液 1×	500mL/瓶*10
	WTB-500-1	转膜缓冲液 1×	500mL/瓶*10
	MOPS-500-1	TRIS-MOPS 缓冲液 1×	500mL/瓶*10
洗涤缓冲液	MES-500-1	TRIS-MES 缓冲液 1×	500mL/瓶*10
	PBST-500-1	PBST 缓冲液 ((pH 7.4)1×	500mL/瓶*10
	TBS-500-1	TBS 缓冲液 ((pH 7.5) 1×	500mL/瓶*10
	TBS-520-1	TBS 缓冲液 ((pH 7.5) 20×	500mL/瓶*10
	TBST-500-1	TBST 缓冲液 (pH 7.5) 1×	500mL/瓶*10
	TBST-520-1	TBST 缓冲液 (pH 7.5) 20×	500mL/瓶*10
	SSC-500-1	SSC 缓冲液 (pH 7.0) 1×	500mL/瓶*10
抗原修复缓冲液	SSC-520-1	SSC 缓冲液 (pH 7.0) 20×	500mL/瓶*10
	SCB-500-1	柠檬酸钠抗原修复液 1×	500mL/瓶*10

更多详细信息敬请咨询，400-878-7248

缓冲液盐包

逗点生物提供各种缓冲液的盐包形式，即用即溶，质量稳定，批间差良好，可满足用量较大的实验室的选择需求。

可根据客户需求提供定制服务，按照应用范围可分为医疗级缓冲液、细胞培养缓冲液、样本保存缓冲液、洗涤缓冲液、电泳缓冲液、抗原修复缓冲液和其他基础缓冲液，所有产品均在GMP车间生产，可根据您灵活多样的实验需求进行定制。

特点：

- 方便：无需称量，简单高效
- 专业：专业生产工艺，真正完全混合均匀，GMP 标准，全程可溯源化
- 优质：良好的缓冲能力和实验应用兼容性
- 稳定：优异的重复性，良好的批间差

无需配比、无需称量、无需调 pH 值
配溶液·就像冲咖啡一样简单



货号	产品描述	包装规格
TBS-50	TBS 缓冲液	50*1L/盒
DPBS-N50	DPBS缓冲液（不含钙镁）	50*1L/盒
PBS-50	磷酸盐缓冲液 (pH 7.4)	50*1L/盒
SSC-50	SSC 缓冲液 (1X)	50*1L/盒
TG-50	Tris- 甘氨酸缓冲液	50*1L/盒
WTB-50	转膜缓冲液	50*1L/盒
TGS-50	Tris- 甘氨酸 -SDS 缓冲液	50*1L/盒
TAE-50	TAE缓冲液	50*1L/盒
MES-50	Tris-MES-SDS 缓冲液	50*1L/盒
MOPS-50	Tris-MOPS-SDS 缓冲液	50*1L/盒
TE10-50	Tris-EDTA 缓冲液(10X)	50*1L/盒

备注：可提供OEM服务

逗点生物惠州生产基地



企业简介



逗点生物（Biocomma）成立于2006年，总部位于深圳，主营生命科学和医疗健康产品的研发、生产和销售，业务遍布五十多个国家和地区。

公司为食品和临床检测提供样本前处理解决方案，包括过滤耗材、色谱耗材和微生物培养基。同时为生命科学研究和生产型厂家提供滤芯、拭子、试剂瓶、无菌液体和培养基等产品。努力让世界更健康，更美好。



深圳逗点生物技术有限公司
Biocomma Limited

地址：深圳市龙岗区吉华街道甘李六路12号中海信创新产业城12栋14楼

TEL: 400-878-7248 WEB: www.biocomma.cn EMAIL: info@biocomma.com



官方公众号



逗点商城